





schnell

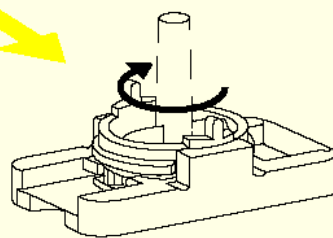

zuverlässig

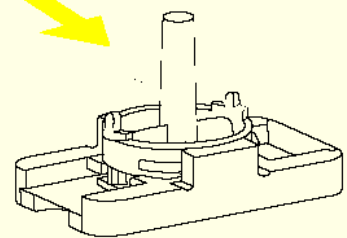

sicher

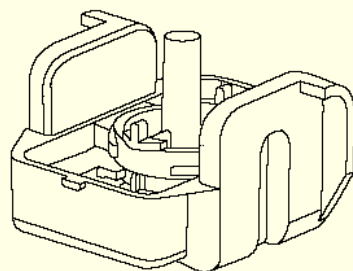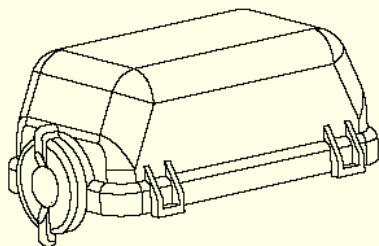


**A Feuchte Präparate ohne Filterkarte**

**1**

Einsatz zusammenbauen.

Mit Hilfe des Spannrings wird die Zytokammer befestigt.

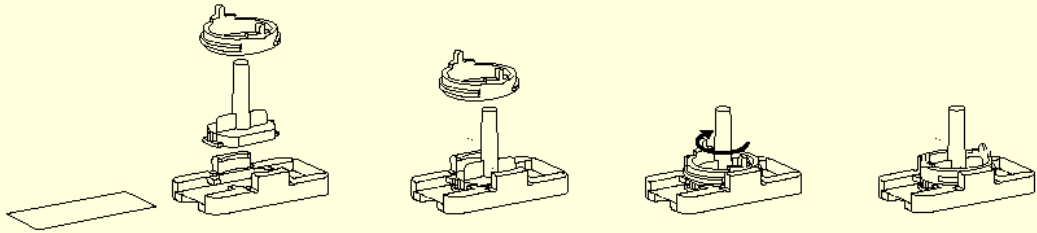


**2**

Probe einfüllen.

Einsatz in den Zyto-Becher stellen.


Deckel aufsetzen.

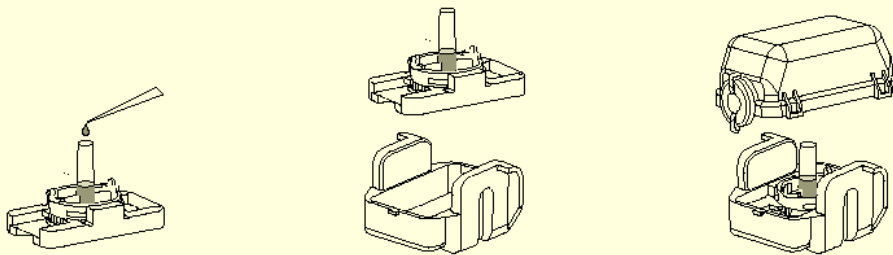

**3**

Zentrifugieren im 4-, 6- oder 8-fach Rotor, je nach Zentrifugenmodell.

*Zentrifugationsbedingungen  
siehe Hettich Zyto-Methoden,  
die bei uns kostenlos  
angefordert werden können.*

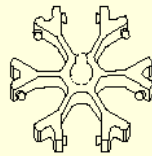


**4**

Überstand  
vorsichtig absaugen.

Einsatz auseinanderbauen, dazu den  
Spannring gegen den Uhrzeigersinn  
aufdrehen.

Das feuchte Sediment  
fixieren und färben.

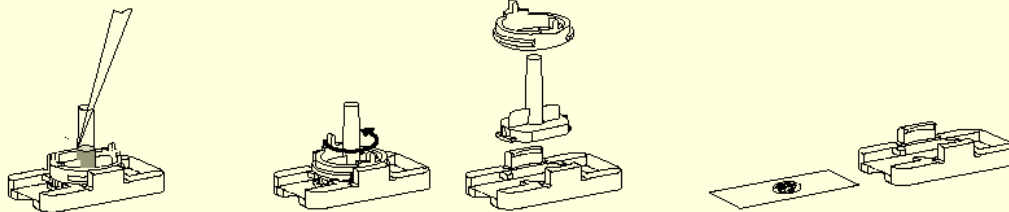


Sedimentation

## B Trockene Präparate mit Filterkarte

1 Einsatz zusammenbauen.


Mit Hilfe des Spannrings wird die Zytokammer befestigt. Die Filterkarte liegt außerhalb der Dichtung. Deshalb ist der Überstand nach der Zentrifugation noch in der Zytokammer!

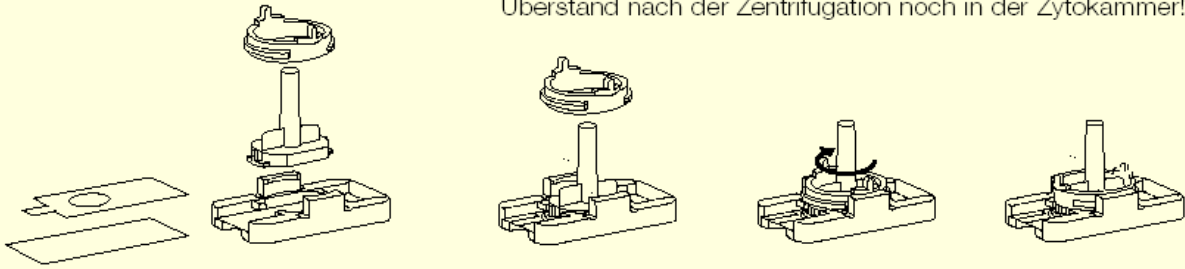

2 Probe einfüllen.


Einsatz in den Zyto-Becher stellen.

Deckel aufsetzen.

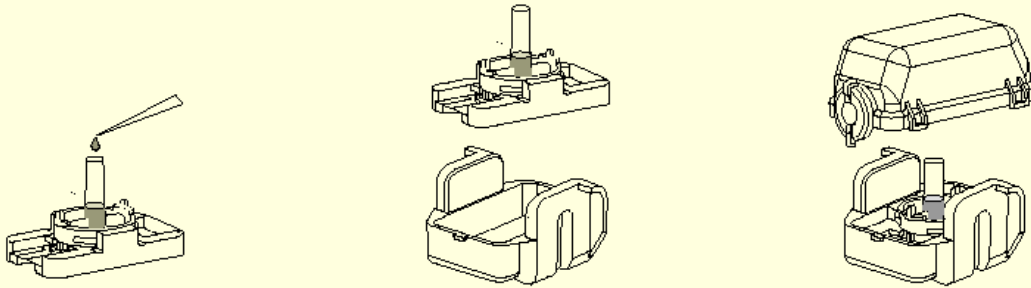

3 Zentrifugieren im 4-, 6- oder 8-fach Rotor, je nach Zentrifugenmodell.

*Zentrifugationsbedingungen siehe Hettich Zyto-Methoden, die bei uns kostenlos angefordert werden können.*


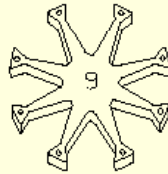


4 Überstand vorsichtig absaugen.


Spannring und Kammer abnehmen.

Spannplatte mit Objektträger und Filterkarte bleibt mit dem Zyto-Nutgehänge in der Zentrifuge.

Nochmals kurz zentrifugieren. Restflüssigkeit wird von der Filterkarte aufgenommen. Präparat trocknet schnell.

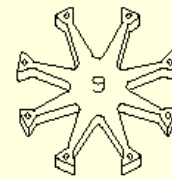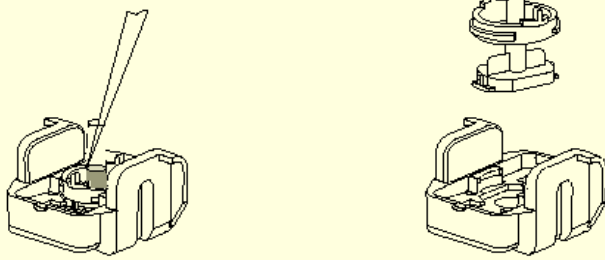


5 Spannplatte mit trockenem Präparat herausnehmen, färben.

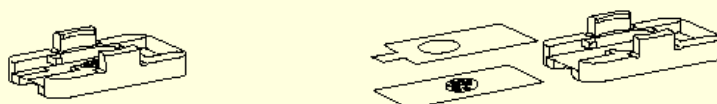


Sedimentation

Trockenzentrifugation

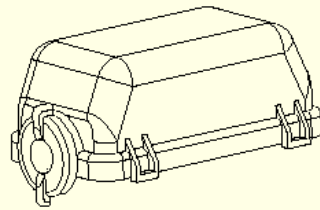


Deckel

**Bestell-Nr. 1661**

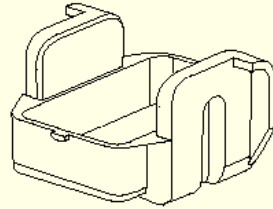

Zyto-Nutgehänge

**Bestell-Nr. 1660**

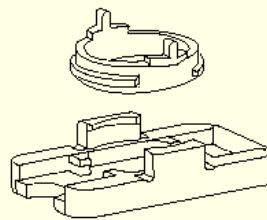

Spannplatte mit Ring

**Bestell-Nr. 1662**

Zytokammern	Bestell-Nr.	Kapazität ml	Ø mm / Fläche mm
 Zytokammer 1-fach Filterkarte	<b>1663</b> <b>1675</b>	1	6,2 / 30
 Zytokammer 1-fach Filterkarte	<b>1664</b> <b>1675</b>	2	8,7 / 60
 Zytokammer 1-fach Filterkarte	<b>1665</b> <b>1675</b>	4	12,4 / 120
 Zytokammer 1-fach Filterkarte	<b>1666</b> <b>1676</b>	8	17,5 / 240
 Zytokammer 3-fach Filterkarte	<b>1667</b> <b>1677</b>	3 x 2	8,7 / 60
 Zytokammer 4-fach Filterkarte	<b>1668</b> <b>1678</b>	4 x 1	6,2 / 30